

Bedienungsanleitung

i3 TrackPor M (Monitor zur Asbestanalyse)



Weißer Schutzkappe am Monitor-Outlet **NICHT** abziehen.



INLET-Kappe am i3 TrackPor M Monitor Boden LANGSAM abdrehen oder durch leichte Kippbewegungen abnehmen (siehe Beschriftung des i3 TrackPor M Monitor)

HINWEIS:

Ruckartiges Abziehen bei zugleich fehlender weißer Schutzkappe, kann einen Unterdruck im Monitorgehäuse erzeugen, der die Membranen wellig werden lässt oder sogar zum Reißen bringt. Parallel verhindert das Abziehen der unteren schwarzen Kappe (am INLET) die Entstehung des Unterdrucks.



Den gebrauchsfertigen i3 TrackPor M Monitor gemäß der entsprechenden VDI Norm verwenden.