



Your Companion
Life Science Filtration



i3 TrackPor PA



DE Bedienungsanleitung
Korrekte Handhabung der i3 TrackPor PA Membranen

EN Instruction for use
Correct handling of i3 TrackPor PA membranes



DE **i3 TrackPor PA - Aluminiumbeschichtete Polyester-Membran**

1. Öffnen Sie den Deckel der Membranbox
2. Entfernen Sie die Pufferfolie, indem Sie mit einer Flachpinzette vorsichtig **waagrecht** in die Inlay-Vertiefung greifen
3. Jede Membran ist durch eine Zwischenlage geschützt. Um diese Zwischenlage zu entfernen, setzen Sie die Flachpinzette bitte ebenfalls **waagrecht** an und heben Sie sie von der Membran vorsichtig ab

HINWEIS: Ziehen Sie die Zwischenlage nicht über die Membranoberfläche. Die Aluminiumbeschichtung ist sehr empfindlich.

EN **i3 TrackPor PA - Aluminum-coated polyester membrane**

1. Open the lid of the membrane box
2. Remove the buffer film by gently pulling with flat tweezers. Reach **horizontally** into the inlay recess
3. Each membrane is protected by an intermediate layer. To remove this layer, please apply the flat tweezers also **horizontally** and carefully lift them off the membrane

NOTE: Do not pull the intermediate layer over the membrane surface. The aluminum-coating is very sensitive.



Nicht verwenden, wenn der Filter oder die Verpackung beschädigt ist



Lesen Sie gründlich die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung



Do not use if the filter or the packaging is damaged



Read the instructions thoroughly before use